

XC-2000 CENTRIFUGĂ **Manual de instrucțiuni**



UTILIZARE

1. Deschideți capacul. (Aparatul este proiectat să se oprească automat atunci când capacul este deschis.)
2. Introduceți suporturile din plastic pentru eprubete, livrate împreună cu aparatul, în orificiile centrifugii. Suporturile sunt furnizate în două dimensiuni (15 ml și 10 ml). Folosiți suportul de dimensiunea potrivită pentru eprubetele dumneavoastră.
3. Introduceți eprubetele pe care doriți să le centrifugați astfel încât greutatea probelor să fie echilibrată. Pentru o funcționare lină a centrifugii, introduceți întotdeauna un număr par de eprubete, pe laturi opuse ale centrifugii, cu aproximativ aceeași cantitate de lichid în fiecare eprubetă.
4. Folosind panoul cu comandă tactilă, apăsați butonul „switch” pentru a ajunge la funcția de timp. Apăsați butonul + sau – pentru a regla durata: de la 1 minut la 60 de minute. Apăsați butonul „switch” pentru a ajunge la funcția de viteză. Apăsați butonul + sau – pentru a regla viteza: de la 1000 rpm la 4000 rpm, în trepte de 500 rpm.
5. Apăsați butonul de pornire pentru a începe programul. Această centrifugă are o funcție de memorie și va rula programul anterior.
6. Dacă eprubeta este prea scurtă pentru suportul acesteia, puteți folosi buretele moale furnizat de producător.
Asigurați-vă că eprubetele cu probe sunt fixate ferm în suport înainte de pornirea centrifugii.

ISTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat este destinat utilizării în interior, pe o suprafață plană.
- Asigurați-vă că eprubetele cu probe sunt egale și echilibrate. Eprubetele neechilibrate vor face aparatul să vibreze și vor împiedica o rotire lină.
- Asigurați-vă că eprubetele cu probe sunt complet etanșate înainte de a porni centrifuga.
- Așteptați oprirea completă a centrifugii înainte de a scoate probele.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a încerca să curățați interiorul acestuia.
- Nu deplasați niciodată centrifuga în timpul funcționării.



SPECIFICAȚII

Tensiune:	220 V – 50 Hz
Viteză:	aprox. 1000-4000 rpm (accelerare în trepte de 500 rpm)
Țimp:	1-60 min.
Capacitate:	15 ml sau 10 ml x 6
RCF max.:	1790 g
Putere:	80 W

ÎNTREȚINERE

Păstrați întotdeauna curate atât exteriorul, cât și interiorul aparatului. Se recomandă utilizarea unei huse de protecție împotriva prafului atunci când aparatul nu este folosit.

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea centrifugii, contactați distribuitorul dumneavoastră sau un service autorizat. Nu încercați să reparați singur aparatul.

Decontaminarea centrifugii și a accesoriilor acesteia este responsabilitatea operatorului, înainte de solicitarea intervenției de service.



NOTIFICARE

În conformitate cu articolul 13 din Decretul Lege nr. 151 (25/07/2005), de punere în aplicare a directivelor „2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE”, privind substanțele periculoase din echipamentele electrice și electronice, precum și gestionarea deșeurilor

Simbolul pubelei tăiate aplicat pe aparat sau pe ambalajul acestuia înseamnă că produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață.

Colectarea selectivă a aparatului este organizată și gestionată de producător. Utilizatorii finali care doresc să elimine aparatul trebuie să contacteze producătorul și să respecte criteriile și instrucțiunile acestuia, pentru a permite o colectare selectivă corectă a deșeurilor.

Colectarea selectivă corespunzătoare, urmată de reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul, contribuie la prevenirea efectelor negative asupra mediului și a sănătății și favorizează reutilizarea și reciclarea materialelor din care sunt fabricate aceste aparate. Eliminarea neautorizată a aparatului atrage sancțiuni administrative pentru deținători, în conformitate cu legea.

Rev. 1/2021 – 01/03/2021